




Compass  
**Bacillus cereus** Agar

**Enumeração de *Bacillus cereus* sem confirmação**  
Enumeration of *Bacillus cereus* without confirmation

Resultados em **24h**  
Result in **24h**

**Sem confirmação**  
Without confirmation

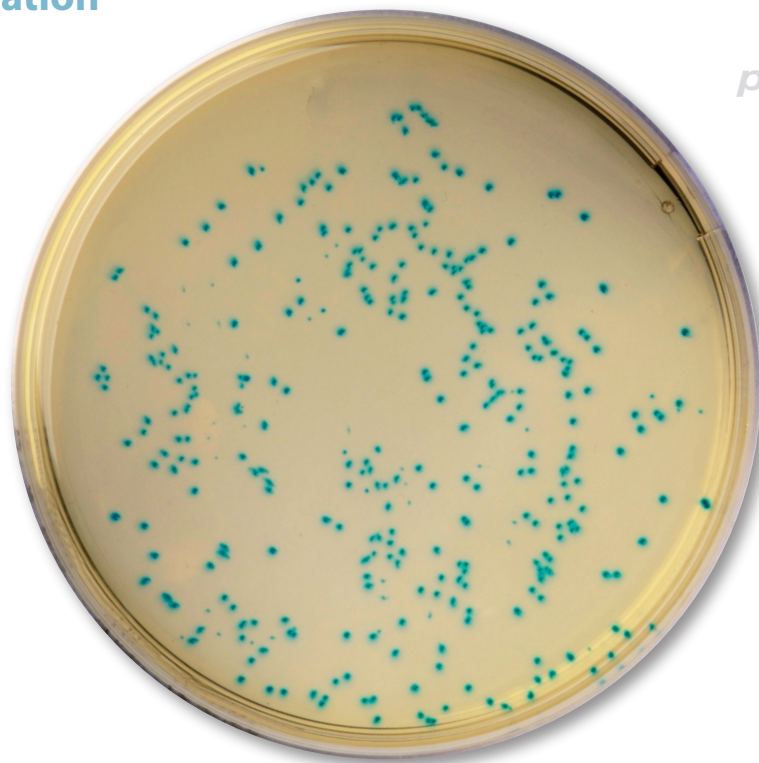

*pseudomycoïdes*

*thuringiensis*

*cereus*

*mycoïdes*

Enzima **específica**  
Specific enzyme

*weihenstephanensis*

Para **baixo teor microbiano**  
For **low numbers**

# Enumeração de colónias presumíveis de bacillus cereus / Enumeration of presumed *Bacillus cereus*

**ISO 7932**  
Enumeração de colónias a 30°C  
Enumeration of colonies at 30°C

Microbiologia alimentar  
Food Microbiology



**ISO 21871**  
Protocolo NMP  
baixo teor microbiano  
MPN protocol - low numbers

Microbiologia alimentar  
Food Microbiology



**Compass**  
*Bacillus cereus* Agar

Sementeira à superfície  
Surface plating

Microbiologia alimentar  
Alimentos e rações animais  
Food Microbiology  
& Animal Food




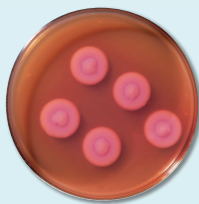
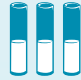

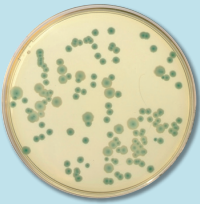

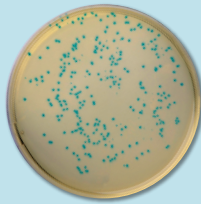

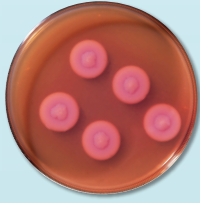

**Compass**  
*Bacillus cereus* Agar

Técnica por incorporação  
para baixo teor microbiano  
Pour plate inoculation  
for low numbers

Microbiologia alimentar  
Alimentos e rações animais  
Food Microbiology  
& Animal Food



## Preparação de amostra, inoculação e enumeração / Sample preparation, inoculation and enumeration

1	<p>APT / BPW</p>  <p>MOSSEL / MYP</p> 	<p>TSPB</p>  <p>Enumeração pelo protocolo NMP Enumeration by MPN protocol</p>	<p>APT / BPW</p>  <p><b>Compass</b> <i>Bacillus cereus</i> Agar</p>  <p>PLAQUEAR / PLATING</p>	<p>APT / BPW</p>  <p><b>Compass</b> <i>Bacillus cereus</i> Agar</p>  <p>POR INCORPORAÇÃO / IN DEPTH</p>
SEM CONFIRMAÇÃO / WITHOUT CONFIRMATION				
2				
3	<p>Confirmações bioquímicas Biochemical confirmations</p> 	<p>Tubos positivos confirmados Positive tubes confirmed</p> <p>MOSSEL / MYP</p> 		
4				
5	<p>Confirmações bioquímicas Biochemical confirmations</p> 		<p>Meio Preparado / Pre-poured medium : 20 placas / plates Ø 90 mm Referência/Code: BM12608</p> <p>Meio pronto a fundir / Ready-to-melt medium : 10 frascos / vials 100 mL Referência/Code: BM13008</p> <p>Suplemento selectivo / Selective supplement : 10 frascos / vials Referência/Code: BS06908</p>	